



TBD

www.tbdsience.com

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司

天津灏洋华科生物科技有限公司

中国医学科学院生物医学工程研究所灏洋生物联合实验室

白细胞分类染色液说明书

（迪夫快速染色法）

【货号】TBD20180083

【规格】试剂一 1ml, 试剂二 1ml（10 次）

【产品简介】

迪夫快速染色液是采用世界卫生组织（WHO）推荐的染色方法而配制，它跟瑞氏染色（Wright Strain）原理及结果类似，但迪夫快速染色所花费的时间较短，约 1 分 30 秒即可完成染色步骤。

【储存条件】

本染色剂常温密封保存，有效期 1 年；2-8℃避光保存，有效期 2 年。

【使用方法】

1. 细胞涂片：按照分离液说明书分离后，吸取对应细胞层，即可直接进行染色。在清洁载玻片近一端 1/3 处，加 5 μ l 左右细胞悬液，握住另一张光滑的推片，以 30°-50° 角使液滴沿推片迅速散开，快速、平稳地推动推片至载玻片的另外一端。
2. 将涂片置于染色架上，滴加试剂一溶液 100 μ l，使其迅速覆盖整个待染色区，染色 20-30s。
3. 用清洗液（产品编号：2010X1118）洗掉迪夫 A 溶液，稍甩干。
4. 滴加试剂二溶液 100 μ l，使染色液覆盖染色区域，染色 20-30s。
5. 用流水从载玻片一端冲洗掉染液，干燥后镜检。
6. 红细胞呈淡红色，白细胞浆中颗粒清楚，细胞核呈紫红色。

【注意事项】

1. 试剂用完后，请迅速盖好，以免挥发。
2. 冬季室温过低时，染色时间适当延长。
3. 推好的涂片在空气中晃动，使其尽快干燥。天气寒冷或潮湿时，应于 37℃ 恒温箱内保温促干，以免细胞变形缩小。未干透的涂片不宜染色。
4. 须使用清洁中性的载玻片，冲洗用水为中性水。
5. 冲洗时不要先倒掉染液，应用流水冲去，以防染料沉淀。



天津市灏洋生物制品科技有限责任公司 天津灏洋华科生物科技有限公司
天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路 15 号润丰科技 3 幢 5 层
技术服务 Tel: 15822121119 15822691119 13920701119 ◆ Fax: 022-58921250
◆ QQ: 2768676807 ◆ www.tbdsience.com ◆ E-mail: gx15822121119@163.com

灏洋生物 TBDSience

